

AA-6880 保养部品列表

1 主机:

在仪器使用一段时间以后, 基于安全使用仪器的要求, 进行必要的部品更换。以下是安全相关保养部品列表。

主机部件

名称	零部件编号	备注	标准更换周期
O 型圈套件	206-77620-91	用于燃烧头处的O型圈一套(氟橡胶)	视使用药品而定
燃烧头 ASSY	206-50370-94	钛制(10cm)	3年
废液 ASSY	206-77413-91	溢流式排液存水弯	视使用药品而定
耐压橡胶软管、8x2 B-BK	016-02101-04	用于空气(黑), 请指定长度(标准:5m)	3年
耐压橡胶软管、8x2 B-R	016-02101-03	用于燃气(红), 请指定长度(标准:5m)	3年
耐压橡胶软管、8x2 B-G	016-02101-01	用于N ₂ O(绿), 请指定长度(标准:5m)	3年

性能相关的主机部件

名称	零部件编号	备注	标准更换周期
灯、D2 L6380	062-65055-05	D2 灯	1年
雾化器	206-77760-91	含撞击球	2年
燃烧头插孔	206-77297		3年
PE 管、8x1	016-43201-02	废液管(连接到废液瓶), 请指定长度(标准:2.4m)	3年
雾化室 MX	206-77295-01	聚丙烯(PP)制	6年
混合器	206-50486	-	6年

2 附件

在安装了附件的场合中, 附件的部分部品在使用一段时间后会对其性能产生影响。

ASC

名称	零部件编号	备注	标准更换周期
泵管(清洗液输送泵)	042-00405-24	蠕动泵管	约半年(※1,3,5) 约2年(※2,3,5)
泵管(样品废弃泵)	042-00405-24	蠕动泵管	约2年(※2,3,5)
泵头(清洗液输送泵)	042-00405-11	蠕动泵用泵头	约1年(※1,5) 约4年(※2.5)
泵头(样品废弃泵)	042-00405-11	蠕动泵用泵头	约4年(※2.5)
泵、RINSE	206-77590-92	清洗液输送泵	约1年(※1,5,6) 约4年(※2,5,6)
泵、MIXING	206-77590-91	样品废弃泵	约4年(※2,5,6)
注射器	208-97211-01	体积250 μL	约5年(※3)
管尖、TEF025	046-00043-15	注射器用柱塞杆	约1年(※3,5)
移液管管尖	046-00308-02	样品分注用	每60个样品(※4)

※ 1 火焰法

※ 2 石墨炉法/火焰微量进样法

※ 3 将蒸馏水作为清洗液使用时

※ 4 与测量样品有很大的差异, 低浓度水溶液样品时的标准。

※ 5 根据使用条件有所不同, 每天测量 60 个样品的标准。

※ 6 需要维修人员进行操作。

GFA

名称	零部件编号	备注	标准更换周期
石墨帽	208-00514	(或进口零件 206-50602)	2年
石墨锥	208-00515	(或进口零件 206-50603)	2年
密封圈	206-50621		2年
O 型圈、4CP14	036-11015	窗板固定用	3年
O 型圈、4CP5	036-11003	冷却水, 氙气用	3年(※1)
滑块套	206-50608		2年
耐压橡胶软管、8x2 B-BK	016-02101-04	黑, 氙气/ 空气供应用	3年(※1)
冷却水用管组件	206-51028-91	冷却水入口用	3年
延长管组件	206-64752		3年
TETROM 轮套管、12x18	018-31510	冷却水用	3年

※ 1 需要维修人员进行操作。